

INFORMACE K ODBĚRU VZORKŮ CHLUPOVÝCH CIBULEK U KONÍ

Pro izolaci DNA a určení genetického typu jsou třeba chlupové cibulky.

Způsob jejich odběru:

Žíně nestříhejte, ale trhejte. DNA je obsažena v chlupových cibulkách.

Trhejte – nestříhejte – žíně z hřívy nebo ocasu koně.

Vytrhněte 15-20 žíní a vlepíte na níže označené místo.

Po vytržení žíně zkontrolujte, obsahují-li neporušené cibulky.

Číslo vzorku:

VLEPTE VZOREK

Zde přelepte lepicí páskou



Chlupové cibulky



Příliš dlouhé žíně přeložte

- papír přeložte a vložte do obálky
- přiložte vyplněnou objednávku na DNA test